



依利特

ELITE

依利特阀柱支架

Valve column support

依利特阀柱支架

Valve column support

依利特科技自主研发生产的ZJ-2手动进样阀支架、VB3200手动进样阀支架，匹配CB3200色谱柱支架和MB3200多功能支架，装配容易，结构简单，使用方便，可匹配各品牌进样阀和色谱柱使用。

ZJ-2手动进样阀支架是座式支架，结构稳定，还可根据位置随意放置；VB3200手动进样阀支架可将各种阀直接固定在立柱上，还可与其他模块叠加使用，随心装配，轻松上手；CB3200色谱柱支架可固定不同尺寸的色谱柱，外径8.0~19.0mm范围内的色谱柱均可使用该色谱柱支架；MB3200多功能支架含有两根立柱，可同时固定手动进样阀支架和色谱柱支架。VB3200手动进样阀支架、CB3200色谱柱支架和MB3200多功能支架三者可配套使用，且它们表面均进行了独特的阳极氧化及黑色喷砂处理，其强度更高，耐腐蚀性更强。



图1. ZJ-2阀支架正视图

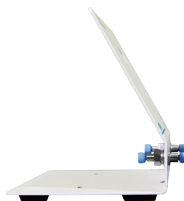


图2. ZJ-2 阀支架侧视图



图3. ZJ-2阀支架实际使用示意图

产品特点

- 可用于Rheodyne 25系列、10系列等进样阀和70系列高压切换阀等，及同尺寸的其它替代产品。
- 可以自由选择合适的位置进行安装，方便小巧，无需搭配其他配件。
- 安装简单：用进样阀自带的内六角扳手将进样阀的手柄卸下，根据实际使用需要，选择合适的孔位，用进样阀随机所带的螺钉固定即可。
- ZJ-2阀支架面板下方的两只连接孔可供流体的进出使用。操作者视实际使用的情况决定是否连用。
- 可匹配任何品牌、任何型号的液相色谱仪使用。

VB3200手动进样阀支架

VB3200手动进样阀支架可用于Rheodyne 25系列、10系列等进样阀和70系列高压切换阀等，及同尺寸的其它替代产品。VB3200手动进样阀支架可与CB3200色谱柱支架和MB3200多功能支架等配套，使用起来更灵活。VB3200手动进样阀支架采用优质铝合金，并进行了独特的阳极氧化及黑色喷砂处理，具有质量轻、硬度高、耐腐蚀、不易褪色等优点。其不仅适用于依利特分析仪器有限公司生产的EClassical 3200系列高效液相色谱产品，还可匹配其他公司相关液相色谱产品使用。

一、结构

VB3200手动进样阀支架外观如图4所示：1.进样阀安装口；2.阀支架安装口；3.支架固定口。

二、安装

零部件确认：从包装盒中取出 VB3200手动进样阀支架及相关配件。核对零部件的完整性及完好性。如果存在任何问题请与当地的代理商或本公司直接联系。

阀支架固定：如图5所示，将阀支架通过阀支架安装口装到铁架台立柱上，调整至合适高度及角度后，将专用螺钉放入支架固定口中，用配备的内六角扳手将阀支架固定，即可。

进样阀固定：用进样阀包装内的扳手将进样阀的手柄卸下，然后用进样阀配备的专用螺钉将阀体固定在安装孔上，将手柄装回，确定好位置后将手柄固定，即可。

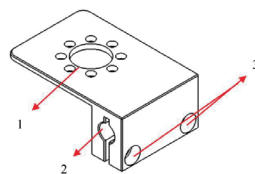


图4 阀支架结构图



图5 阀支架安装示意图

序号	名称	产品编码	规格或参数	数量
1	VB3200手动进样阀支架	14041431	铝合金	1
2	预切管-1/32"系列	18990147	1/6"—1/32", 500mm	1
3	内六角圆柱头螺钉	14992984	M5×10	4
4	内六角扳手	19000336	4mm	1

表1阀支架配件清单

CB3200色谱柱支架

CB3200 色谱柱支架采用优质铝合金，并进行独特的阳极氧化及黑色喷砂处理，具有质量轻、硬度高、耐腐蚀、不易褪色等优点，可用于固定外径8.0~19.0mm 范围内的任何色谱柱，无论是依利特公司生产的色谱柱还是其他品牌色谱柱均适用。

一、结构

CB3200 色谱柱支架外观如图 6 所示:1.柱支架座;2.柱支架手柄座;3.旋柄安装口;4.柱支架手柄座固定口;5.柱支架固定口;6.柱支架安装口。

二、安装

零部件确认:从包装盒中取出柱支架及相关配件。核对零部件的完整性及完好性。如果存在任何问题请与当地的代理商或本公司直接联系。

柱支架组装:从包装中取出柱支架座和其余部分及配件,如图 6 将柱支架手柄座用专用螺钉固定,再将旋柄安装上,即可。

柱支架固定:如图 7 所示,将柱支架通过安装口装到铁架台立柱上,调整至合适高度及角度后,用专用螺钉固定,即可。色谱柱如图 7 方式固定在柱支架上,通过调整手柄座位置和旋柄深度使其固定。

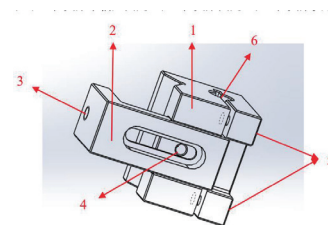


图6 柱支架结构图



图7 柱支架安装示意图

序号	名称	产品编码	规格或参数	数量
1	柱支架座	14041429	铝合金	1
2	柱支架手柄座	14041430	铝合金	1
3	手扭旋柄	14992980	M6	1
4	内六角圆柱头螺钉	14992984	M5×10	4
5	内六角扳手	19000336	4mm	1

表 2 柱支架配件清单

MB3200多功能色谱柱支架

MB3200 多功能支架可用来固定各种支架,如本公司的 VB3200 手动进样阀支架和 CB3200 色谱柱支架,还可以同时固定两个 VB3200 阀支架,一个安装进样阀,一个安装柱切换阀,满足二维系统对分析、切换的需求。MB3200 多功能支架部件采用优质铝合金及不锈钢,并进行了独特的阳极氧化及黑色喷砂处理,具有质量轻、硬度高、耐腐蚀、不易褪色等优点。

一、结构

MB3200 多功能支架的外观如图 8 所示:1.立柱;2.横梁;3.铁架台座;4.立柱垫片。

二、安装

零部件确认:从包装盒中取出多功能支架及其相关配件。核对零部件的完整性及完好性。如果存在任何问题请与当地的代理商或本公司直接联系。

多功能支架组装:将螺钉(M5×30)从铁架台底部的孔中穿过,正面对应位置放上立柱垫片和立柱后,用扳手将底部螺丝旋紧。将横梁穿在两根立柱上,调节位置至立柱中间偏下位置,用螺钉(M5×10)固定,即可。

阀、柱支架固定:将组装好的阀支架、柱支架安装在多功能支架的立柱上,调节至合适高度及角度后,用阀支架、柱支架配备的螺钉固定好,即可。

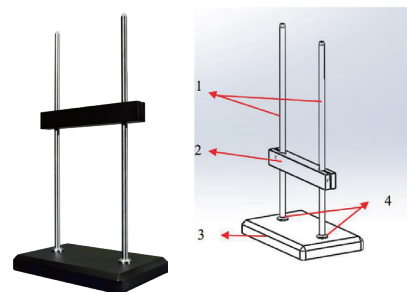


图8 MB3200多功能支架结构图

序号	名称	产品编码	规格或参数	数量
1	多功能支架台座	14041424	铝合金	1
2	立柱	14041426	不锈钢	2
3	横梁	14041427	铝合金	1
4	立柱垫片	14041428	不锈钢	2
5	内六角扳手	19000336	4mm	1
6	内六角圆柱头螺钉	14992984	M5×10	4
7	内六角圆柱头螺钉	14992979	M5×30	4
8	硅胶垫片	13030015	20mm×2mm	4
9	样品瓶	33200001	透明/20mL	1
10	样品瓶盖	33200002	—	1
11	样品瓶盖	33200003	PTFE/3mm	1

表 3 MB3200 多功能支架配件清单

● 订货信息

订货号	阀支架类型
18050001	ZJ-2手动进样阀支架
18050037	VB3200手动进样阀支架
18050038	CB3200色谱柱支架
18050039	MB3200多功能支架



走进依利特

www.eliteHPLC.com

来到依利特

苏州公司

中国·江苏·苏州姑苏区朱家湾街179号联东U谷10幢701

大连公司

中国·辽宁·大连高新技术产业园区七贤岭学子街2-2号

了解依利特

销售服务免费热线:400-66-35483

尊享依利特

售后服务免费专线:400-66-35483 转1(仪器)/ 转2(耗材)

分享依利特



依利特服务号



依利特订阅号



售后故障报修(一)



售后故障报修(二)

(非工作时间, 请扫描售后故障报修二维码联系我们解决售后问题)

版本号: CN_Valve_CM_FLYER_202505

本宣传册中信息仅供参考, 订购时请详细咨询, 如有变动恕不另行通知。
本宣传册中提供数据除注明外为本公司特定条件下的试验数据。版权所有。